

دستور العمل استفاده از چشم شوی اضطراری

هدف: تشریح نحوه استفاده از چشم شوی اضطراری در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

روش اجرا:

1- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی در چشم، خونسردی خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

2- به سمت ظرف چشم شوی اضطراری رفته و چشمان خود را مقابل دوشهای چشم شوی قرار دهید.

3- شیر آب چشم شوی را باز کنید و یا از دیگر افراد بخواهید آن را باز کنند.

3- در هنگام پاشش آب چشمان خود را باز نگه دارید و آن را با مقدار زیاد آب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه بشوئید.

4- با دستانتان پلکهای را باز نگهدارید تا چشمها بهتر شسته شوند.

5- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه (اورژانس) اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.